

Neodisher[®] Entschaumer S

vloeibaar anti-schuimmiddel voor gebruik in speciale wasautomaten

GEBRUIK EN EIGENSCHAPPEN

Neodisher[®] Entschaumer S verhindert schuimvorming bij het verwijderen van schuimveroorzakende resten zoals tensiden, proteïnen, zepen, enz.... Wordt vooral gebruikt in geneeskundige laboratoria (bloedonderzoek, serologie), voedings- en cosmetische industrie en industriële laboratoria.

neodisher[®] Entschaumer S is gebaseerd op geëmulgeerde silicone-oliën. Al bij lage temperaturen wordt schuimvorming verhinderd. Neodisher[®] Entschaumer S kan aan alle neodisher[®]-reinigingsproducten worden toegevoegd, zowel in voor- als in hoofdwas.

DOSERING

0,05 – 0,1 ml/l, via doseerapparatuur of manueel tijdens of onmiddellijk na het vullen bij machines met waterwisselsysteem.

Bij tankmachines gebeurt het doseren doorlopend via aangepaste doseerapparatuur

Overdosering moet worden vermeden omdat zich anders siliconenafzettingen kunnen vormen op het oppervlak.

Niet mengen met andere producten

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen:

< 5 % niet-ionische tensiden

Soortelijk gewicht (20°C): 1,0 g/cm³

pH-waarde: neutraal

Bewaring: tussen 5°C en 45°C

GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

Neodisher[®] Entschaumer S wordt beschouwd als ongevaarlijk.

De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden.

Bij correct gebruik zijn verder geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist

ECOLOGISCHE INFORMATIE

Vrij van GMO's (Genetic Modified Organisms) of GMO-derivaten.

De oppervlakreactieve stof in dit preparaat voldoet aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in de verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergenten.

VERPAKKING(EN)

<u>Bestelnummer</u>	<u>Verpakkingsvorm</u>
430130	jerrycan 10 lit
430148	karton 10 x 1 lit

Versie 1/2/2006 (vervangt alle vorige versies)